



Instrucciones de cómo abrir una ampolleta


1. Sostenga la parte de inferior de la ampolleta con el dedo pulgar apuntando hacia el punto de color rojo.
2. Corte debajo del punto rojo, es el punto de ruptura de la ampolla.
3. Sujete la parte superior de la ampolla con la otra mano, colocando el pulgar en el punto rojo.
4. Presione hacia atrás para romper el corte debajo del punto rojo.

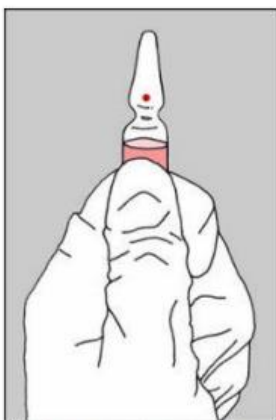

Hold the bottom of the ampule with thumb pointing to the red colored dot.

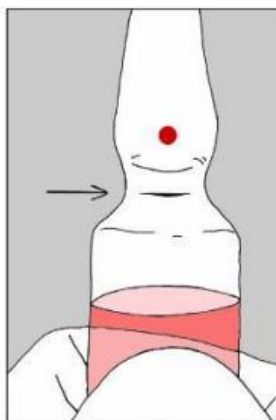

Cut located below the red dot is the breaking point of the ampule.

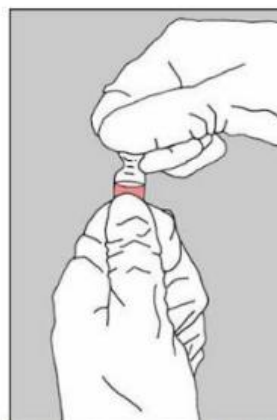

Grasp the top of the ampule with other hand, positioning thumb at the red dot.



Press back to break at the cut under the red dot.